

# Checklista vid VOC-provtagning

## Att kontrollera innan provtagning

Tenaxröret	Ja	Nej	Kommentarer
Är Swagelok-kopplingarna åtskruvade?	Kör!	Välj annat rör	
Är transportförpackningen hel?	Kör!	Kontakta labbet vid långvarig luftexponering	
<b>Provtagaren</b>			
Har du använt parfym eller starkt parfymerade produkter?	Tvätta bort eller låt någon annan ta prov	Kör!	
Är dina händer rena?	Kör!	Tvätta händerna med parfymfri tvål/använd rena handskar	
Har du använt handkräm?	Tvätta bort	Kör!	
<b>Ventilation</b>			
Fungerar ventilationen?	Kör!	Notera och kör	
Känns rummet instängt?	Notera och kör	Kör!	
Har rummet precis vädrats ur?	Notera och kör	Kör!	
Kan ventilationssystemet bidra till emissioner (smuts i systemet)?	Vid misstanke, ta prov vid luftintaget, innan tilluftsdonet	Kör!	
<b>Utomhusluft</b>			
Ligger byggnaden intill tättrafikerad väg eller industri?	Notera och kör. Ta ev. referensprov utanför byggnaden	Kör!	
<b>Aktiviteter i byggnaden</b>			
Har någon lagat mat/bakat i närheten?	Notera och kör	Kör!	
Har rengöringsmedel eller luftrenare nyss använts?	Notera och kör	Kör!	
Pågår någon annan aktivitet i närheten?	Notera och kör	Kör!	
Är det många människor i närheten?	Notera och kör	Kör!	
Förekommer normal verksamhet i byggnaden?	Ta provet om du vill undersöka byggnaden vid normal verksamhet	Ta provet om du vill undersöka själva byggnaden	
<b>Renovering</b>			
Har något i närheten nyligen målats om, lackats eller limmats?	Notera och kör	Kör!	
<b>Avloppssystem</b>			
Fungerar avloppssystemet bra?	Kör!	Notera och kör	

### Att kontrollera vid provtagning

Tenaxröret	Ja	Nej	Kommentarer
Har du skruvat av båda Swagelok-kopplingarna?	Kör!	Skruva av Swagelok-kopplingarna	
Är den omärkta änden av röret fäst i pumpslangen?	Kör!	Vänd på röret	
<b>Syfte: allmän luftkvalitet</b>			
Är tenaxröret i nära kontakt med väggar/golv/inredning?	Flytta röret till fri yta mitt i rummet	Kör!	
<b>Syfte: emissioner från objekt</b>			
Är tenaxröret i nära kontakt med objektet?	Kör!	Flytta röret nära objektet	

### Att kontrollera efter provtagning

Tenaxröret	Ja	Nej	Kommentarer
Har du skruvat åt Swagelok-kopplingarna?		Skruva åt med handkraft	
Har du lagt tillbaka tenaxröret i transportförpackningen (aluminiumfolie och plastpåse)?		Lägg röret i transportförpackningen	
<b>Provtagningsprotokollet</b>			
Har du noterat volymen på luftprovet?		Anteckna volymen på provtagningsprotokollet	
Har du fyllt i övriga obligatoriska uppgifter (provtagningsplats, rörrnr., analysnr., leveranstid och -sätt)?		Fyll i uppgifterna	
Har du antecknat övriga tillämpliga uppgifter (objekt, post-, e-post- och fakturaadress, kontaktperson, tel.nr.?)		Fyll i tillämpliga uppgifter	

För över kommentarerna till provtagningsprotokollet eller bifoga kopia av checklistan när du lämnar in luftprovet till PP Polymer.